

Изготовитель

ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, Логойский Тракт, д.22,
корп.1, ком. 309, 220090

Телефон

+ 375 17 392 72 92

Электронная почта

techno@algimed.by

www.algimed-techno.com

Вода «AL-WATER»

для ЛАЛ-теста



Инструкция по применению изделий

**АЛЬГИМЕД
ТЕХНО**

— Описание

Вода для ЛАЛ-теста в пластиковых флаконах с навинчивающейся крышкой вместимостью 60 мл. Содержание во флаконе:

- ▶ **«Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста»**
50 мл во флаконе;
- ▶ **«Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста»**
30 мл во флаконе.

— Назначение

«Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» используется для разведения ЛАЛ-реактива, контрольного стандарта эндотоксина, испытуемых препаратов и активных фармацевтических субстанций, для приготовления смывов с изделий медицинского назначения. «Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» соответствует требованиям, предъявляемым к Воде для инъекций, и содержит бактериальные эндотоксины в количестве менее 0,005 ЕЭ/мл. Показатель содержания бактериальных эндотоксинов указывается в паспорте на данную серию «Воды «AL-WATER» для ЛАЛ-теста».

— Способ применения

Для разведения ЛАЛ-реактива и контрольного стандарта эндотоксина используется объем воды для ЛАЛ-теста, указанный в инструкции производителя ЛАЛ-реактива и в сертификате анализа. Для разведения испытуемых препаратов, активных фармацевтических субстанций и при подготовке смывов с изделий медицинского назначения используется объем воды для ЛАЛ-теста, указанный в частной нормативной документации на препараты и технических регламентах на медицинские изделия.

— Особые указания

После вскрытия флакон с «Водой «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» следует хранить в холодильнике. Флакон с «Водой «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» вскрывается в помещении лаборатории без асептических условий.

— Форма выпуска

«Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» выпускается в пластиковых флаконах с навинчивающейся крышкой по 30 и 50 мл во флаконе, которые помещаются в транспортную упаковку из гофрокартона.

— Срок годности

Срок годности «Воды «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» составляет 2 года с даты изготовления.

— Условия хранения

«Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» хранится в закрытом помещении на стеллажах и полках при температуре от +2 до +30°C.

— Транспортировка

«Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» в транспортной упаковке транспортируется любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в диапазоне температур, соответствующим условиям хранения.

— Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует качество «Воды «AL-WATER» для ЛАЛ-теста» согласно ТУ ВУ 193208315.002-2019 при полном соблюдении инструкций по применению данных видов изделия.